

化妆品中螺内酯、过氧苯甲酰和维甲酸的测定 GB/T 24800.3-2009

1、适用范围

本标准规定了化妆品中螺内酯、过氧苯甲酰和维甲酸的测定方法。

本标准适用于皮肤护理类化妆品中螺内酯、过氧苯甲酰和维甲酸的测定。(本实验样品为精油)

参考标准:《GB/T 24800.3-2009 化妆品中螺内酯、过氧苯甲酰和维甲酸的测定高效液相色谱法》

2、溶液的配置

- 1) 0.1mol/L 氢氧化钠溶液: 称取氢氧化钠 0.4g, 精确到 0.001g, 于 50mL 烧杯中,加水溶解后转移至 100mL 容量瓶中,加水定容至刻度,即得 0.1mol/L 的氢氧化钠溶液。
- 2) 0.025mol/L 磷酸二氢钠溶液(pH6.5): 称取二水合磷酸二氢钠 3.9g,精确至 0.001g,于 50mL 烧杯中,加水溶解,移入 1000mL 容量瓶中,用水定容至刻度,混匀,再用 0.1mol/L 氢氧化钠溶液调节 pH 至 6.5。
- 3)80%甲醇水溶液:量取40mL甲醇,10mL水,混匀。
- 4) 螺内酯标准储备液: 称取 5mg 螺内酯标准品,用甲醇定容至 10mL,配制成 500μg/mL 的标准储备液。
- 5) 过氧苯甲酰标准储备液: 称取 5mg 过氧苯甲酰标准品,用甲醇定容至 10mL, 配制成 500μg/mL 的标准储备液。
- 6) 维甲酸标准储备液: 称取 5mg 维甲酸标准品,用甲醇定容至 10mL,配制成 500μg/mL 的标准储备液。





7)混合标准工作液:吸取 0.4mL 螺内酯标准储备液、0.4mL 过氧苯甲酰标准储备液和 0.4mL 维甲酸标准储备液,混合,并用甲醇定容至 10mL,配制成 20μg/mL 的混合标准工作液。

3、提取步骤

准确称取 0.2g 化妆品试样 (精确至 0.001g)于 15 mL 离心管中,加入甲醇 8mL, 涡旋 1min,超声提取 20min,再用甲醇定容至 10mL,混匀,6000r/min 离心 20min,取上层清液 1mL 转移至另一只 15mL 离心管中,40℃下氮吹至近干,再加入 1mL 80%甲醇水溶液复溶,经 0.22μm 微孔滤膜过滤,滤液作为待测样液。

4、注意事项

- 1) 加标水平: 0.2g 样品中加入 0.5mL 20μg/mL 混合标准工作液,因此加标水平 为 50mg/kg,最终机度数为 1.0μg/mL。
- 2) 若提取过程难以获得上清液,可加入氯化钠破乳。

5、色谱条件

色谱柱: 月旭 Ultimate® XB-C18,4.6×250mm, 5µm

流速: 1.0mL/min

柱温: 30℃

进样量: 10µL

检测波长: 0min~9.50min, 240nm; 9.51min~13min, 335nm

洗脱程序: 0min 时, 甲醇: 0.025mol/L 磷酸二氢钠溶液 (pH6.5) =80:20





5min 时,甲醇: 0.025mol/L 磷酸二氢钠溶液(pH6.5)=80:20

7min 时,甲醇: 0.025mol/L 磷酸二氢钠溶液(pH6.5)=90:10

13min 时,甲醇: 0.025mol/L 磷酸二氢钠溶液(pH6.5)=90:10

18min 时,甲醇: 0.025mol/L 磷酸二氢钠溶液 (pH6.5) =80:20

25min 时,甲醇: 0.025mol/L 磷酸二氢钠溶液(pH6.5)=80:20

6、色谱图或者加标回收率结果

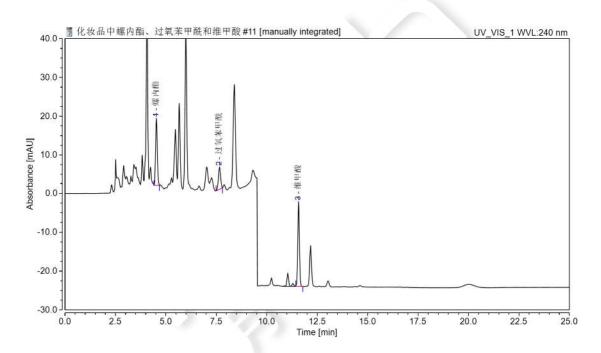


图 1.螺内酯、过氧苯甲酰和维甲酸空白加标 1.0μg/mL 图谱

峰名称	保留时间	峰面积	峰高	相对峰面积	拖尾因子	塔板数
	min	mAU*min	mAU	%	(EP)	(EP)
螺内酯	4.530	1.7113	17.43	38.19	1.11	13553
过氧苯甲酰	7.657	0.7337	5.89	16.38	0.98	23397
维甲酸	11.577	2.0356	21.83	45.43	1.03	100377





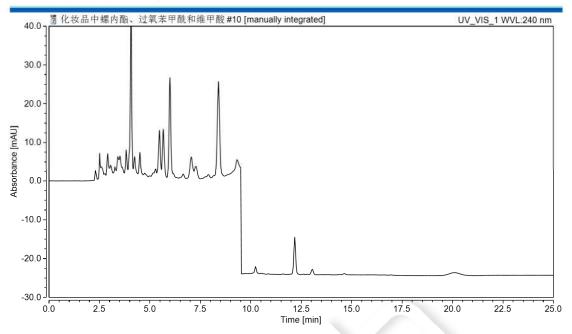


图 2.化妆品样品空白图谱

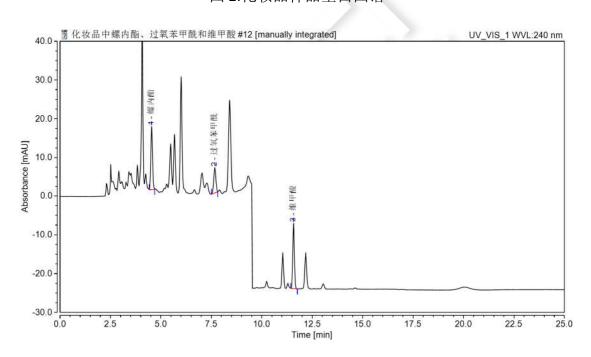


图 3.化妆品样品加标 50mg/kg 图谱

表 1.加标回收率表

物质	加标水平	平均回收率	RSD 值(n=2)
螺内酯	50mg/kg	93.75%	1.32%





过氧苯甲酰	50mg/kg	110.97%	1.90%
维甲酸	50mg/kg	77.74%	3.16%

7、相关产品信息

货号	名称	规格		
00837-05002	15mL 螺口尖底离心管	离心管 一次性离心管,平盖,锥形底,RCF12000xg, 袋装,未灭菌,15mL,50/包		
00821-32291	盖子+垫片	预切口红色特氟龙/白色硅胶隔垫,9mm 蓝色短螺纹开口盖 中心孔6mm 100pk		
00821-40927	样品瓶	2mL 透明短螺纹广口样品瓶 带书写处 11.6*32mm 一级水解玻璃 100pk		
00201-31043	液相色谱柱	Ultimate® XB-C18, 4.6×250mm,5μm		
	螺内酯标准品	CAS:52-01-7		
	过氧苯甲酰标准品	CAS:94-36-0		
	维甲酸标准品	CAS:302-79-4		

